

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (023)

1 仪器编号：WHC-QC-023

2 仪器名称：电子天平

3 仪器型号 JA21002：0-2100g

4. 使用方法

4.1 将天平放置在稳定无振动的位置尽可能远离房门, 窗, 散热器及空调出风口, 避免阳光直射, 空气对流和温度剧烈变换。

4.2 调水平, 使汽泡停在水平指示器玻璃中央

汽泡在” 12 点” 位置, 逆时针调节两只调节脚; 汽泡在” 6 点” 位置, 顺时针调节两只调节脚; 汽泡在” 3 点” 位置, 顺时针调左脚, 逆时针调右脚; 汽泡在” 9 点” 位置, 逆时针调左脚, 顺逆时针调右脚

4.3 校准: 首次使用和改变位置后, 都要对天平进行校准。

4.3.1 先通电 60 分钟, 使其在校准前达到工作温度

4.3.2 开机后按 MODE 键, 按 TERE 键清零。

4.3.3 按 CAL 键, 天平显示满量较准值 (2100.00)

4.3.4 按天平显示的重量放好标准砝码, 按 MODE 键天平显示”ACAL”后, 回到正常称量模式, 如果显示”NOCAL”, 应检查标准砝码和称量环境, 天平应远离气流和振动的环境。

4.4 称量:

4.4.1 开机后按 UNITS 键选择单位 g, 按 TARE 键清零

4.4.2 在秤盘上放置所称物体

4.4.3 待“OK”指示灯亮后，即可读取重量读数

4.4.4 按 PRINT 键输出打印。

5. 注意事项

5.1 应常用湿抹布清洁天平称盘, 挡风圈, 防风罩等, 但不能用含溶剂或研磨成分的洗涤剂

5.2 液体不可以接触天平或交流适配器