

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (029)

1. 仪器编号： WHC-QC-029

2. 仪器名称： 数显自动滴定仪

3. 仪器型号： Titrette 50ml

4. 操作方法

4.1 将滴定仪从容量瓶上逆时针旋开取下，

4.2 将容量瓶中注入浓度为 0.1N 的 NaOH 标准溶液 2000ML，

4.3 将滴定仪放在容量瓶上顺时针拧紧固定，

4.4 内外循环旋钮置于正对滴定管位置，

4.5 取下滴定管帽，逆时针旋动手轮对管道进行排空至无气泡为止，

4.6 按下电源开关，

4.7 按清零键清零，

4.8 边摇动待检测溶液边逆时针扭动手轮至滴定完成，此时所显示数据即为滴定的毫升数，

4.9 顺时针扭动手轮至原始位置，

4.10 盖上滴定管帽，按电源按钮关闭电源。

5. 注意事项：

5.1 因本仪器为 PC 制品，旋动手轮和紧固件时应小心用力，防止仪器损坏，

5.2 取下和安装滴定仪时，必须轻拿轻放，

- 5.3 往容量瓶中注入 NaOH 时，需穿戴好劳防用品，
- 5.4 仪器放置时必须保证平稳，
- 5.5 一般情况下不要按暂停键，因为如按下此键，数字显示屏数据将不会改变。