

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (022)

1 仪器编号：WHC- QC- 022

2 仪器名称：JA 自动天平

仪器型号：JA2003

4. 使用方法

4.1 将天平放置在稳定无振动的位置尽可能远离房门, 窗, 散热器及空调出风口, 避免阳光直射, 空气对流和温度剧烈变换。

4.2 调水平, 使汽泡停在水平指示器玻璃中央

汽泡在” 12 点” 位置, 逆时针调节两只调节脚; 汽泡在” 6 点” 位置, 顺时针调节两只调节脚; 汽泡在” 3 点” 位置, 顺时针调左脚, 逆时针调右脚; 汽泡在” 9 点” 位置, 逆时针调左脚, 顺逆时针调右脚

4.3 校准: 首次使用和改变位置后, 都要对天平进行校准。

4.3.1 先通电 60 分钟, 使其在校准前达到工作温度

4.3.2 按”开机”键开机, 待数值稳定后按”模式”键选择称量模式为 g, 按”置零”键置零。

4.3.3 按”校准”天平显示”200g”, 将 200 克标准砝码放在称盘上,

天平自动进行校准, 当听到”滴”的一声时天平校准结束, 回到称量模式.

4.4 称量: 开机后直接进行常规称量, 按”打印”键数值将发送到电脑中。

5. 注意事项

5.1 应常用湿抹布清洁天平称盘, 挡风圈, 防风罩等, 但不能用含溶剂或研磨成分的洗涤剂

5.2 液体不可以接触天平或交流适配器