

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程(019)

1 仪器编号： WHC-QC-019

2 仪器名称： 电热干燥箱

3 仪器型号： 9140MBE(101-2BS)

4 使用方法

4.1 通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象;

4.2 按“POWER”键,开关电源,按下键选择时间和温度调整状态(调整时间是需按“SET”键),按上、下键调整所需数值。

4.3 设定好后,将待烘物品放在搁板上。

4.4 烘完后将样品取出,关闭电源。

5 维修保养

5.1 此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸;

5.2 试品搁板平均负荷为 15 公斤,放置试品时切勿过密与超载,同时工作室底板上不能放置试品和其它东西以免影响热空气对流。

5.3 取出样品时应戴好防护手套,避免烫伤。